

採水手順 排水 43 項目(水質汚濁防止法)採水容器セット

商品コード : 1464



【採水容器内訳】

- ① [試薬なし] 1.5 L ポリ容器 ×2 本
- ② [試薬なし] 1 L ガラスビン ×1 本
- ③ [試薬なし] 1 L ガラス褐色ビン × 3 本
- ④ [オキシドール入り] 100mL 滅菌ビン×1 本

※採水はすべての容器・ビンに採水してください

◎試薬の入ってない容器(①②③)は、
一度採取する水で内部を軽く洗い流し(共洗い)、
満水まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。



◎試薬の入っている容器(④)は、
共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、
容器の首元まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。
(フタの内側やネジ部を触らない様にして下さい。)



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票
(ヤマト運輸・着払い)にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

