


採水手順 ミネラルウォーター18・20 項目採水容器セット

商品コード : 1434/1435

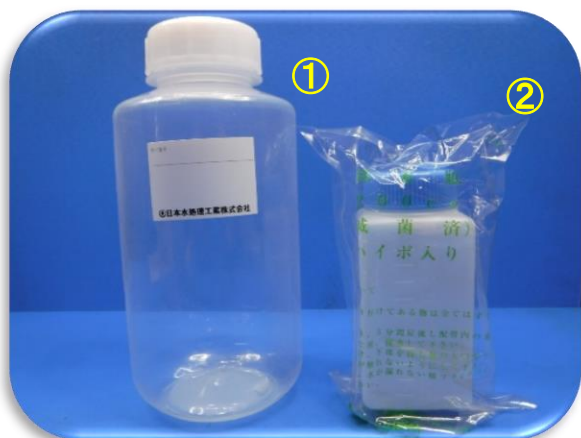

【採水容器内訳】

- ① [試薬なし] 1 L ポリ容器 ×1 本
- ② [赤硫酸ナトリウム入り] 200mL 滅菌済みポリ容器 ×1 本

※採水はすべての容器・ビンに採水してください

採水を行う蛇口等にホース・フィルターを付けている場合は外して下さい。
採水前によく手洗いをして下さい。(使い捨て手袋がある場合は着用をお勧めします)
なるべく泡立てずに採水して下さい。

◎給水栓を開いて、水温が一定となるまで水を流し水道配管内に滞留している水を放流してから採水してください

◎試薬の入ってない容器(①)は、
一度採取する水で内部を軽く洗い流し(共洗い)、
満水まで、採水して蓋をしっかりと閉めてください。



◎試薬の入っている滅菌済みポリ容器(②)は、
共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、容器
の首元まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。
(フタの内側やネジ部を触らない様にして下さい。)



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票
(ヤマト運輸・着払い)にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

