

採水手順 プール水 6 項目・雑用水 2・6 項目採水容器セット

商品コード : 1447/1452/1453



【採水容器内訳】

- ① [試薬なし] 300mL ポリ容器 ×1 本
- ② [~~ナ~~硫酸ナトリウム入り] 100mL 滅菌済みポリ容器 ×1 本

※採水はすべての容器・ビンに採水してください

採水前によく手洗いをして下さい。(使い捨て手袋がある場合は着用をお勧めします)
なるべく泡立てずに採水して下さい。

◎試薬の入っていない容器(①)は、
一度採取する水で内部を軽く洗い流し(共洗い)、
満水まで、採水して蓋をしっかりと閉めてください。



◎試薬の入っている滅菌済みポリ容器(②)は、
共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、容器
の首元まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。
(フタの内側やネジ部を触らない様にして下さい。)



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票
(ヤマト運輸・着払い)にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

