

## 採水手順 プール 6 項目+総トリハロメタン採水容器セット

商品コード : 1448



### 【採水容器内訳】

- ① [試薬なし] 300mL ポリ容器 ×1 本
- ② [ナトリウム硫酸入り] 100mL 滅菌済みポリ容器×1 本
- ③ [ナトリウムアスコルビン酸入り] 50mL ガラス褐色ビン×1 本  
(付属チューブ：希塩酸)

※採水はすべての容器・ビンに採水してください

採水前によく手洗いをして下さい。(使い捨て手袋がある場合は着用をお勧めします)  
なるべく泡立てずに採水して下さい。

◎試薬の入っていない容器(①)は、

一度採取する水で内部を軽く洗い流し(共洗い)、  
満水まで、採水して蓋をしっかりと閉めてください。



◎試薬の入っている滅菌済みポリ容器(②)は、

共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、容器  
の首元まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。  
(フタの内側やネジ部を触らない様にして下さい。)



◎試薬の入っているガラス褐色ビン(パージュラブル③)は、

①共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、8割  
~9割程度まで採水してください。

②付属のチューブ内の試薬(希塩酸)を入れ、満水まで採水して  
蓋をしっかりと閉めてください。

※試薬は多めに入れてありますので、全量が入らなくても問題ありません

※チューブ内の塩酸濃度は薄いものですが、取り扱いに注意してください。

- ・万が一体に付着した場合は、直ぐに水で洗い流してください。
- ・使用後のチューブは検水と一緒に必ず返送してください。
- ・採水の作業が終わりましたら、手を洗うようにしてください。

※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票  
(ヤマト運輸・着払い)にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

