

採水手順 レジオネラ属菌採水容器

商品コード : 1444/1456/1457/1458/1459/1470



【採水容器内訳】

- ① [材硫酸ナトリウム入り] 500mL 滅菌済みポリ容器×1本

採水前によく手洗いをして下さい。(使い捨て手袋がある場合は着用をお勧めします)
なるべく泡立てずに採水して下さい。

- ◎試薬の入っている滅菌済みポリ容器(①)は、
共洗いをせず、中の試薬がこぼれないようにして、容
器の首元まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。
(フタの内側やネジ部を触らない様にして下さい。)



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票
(ヤマト運輸・着払い)にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

